









PROCEDURA DI CALIBRAZIONE TM-FALC

Assicurarsi di essere in possesso di un termometro di precisione con risoluzione di almeno 0,5°C

PROCEDURA PRELIMINARE

NOTA

La permanenza in una funzione senza alcuna azione sui tasti è limitata a 3 secondi.

- Accendere lo strumento e impostarlo alla temperatura desiderata.
- Una volta raggiunta la temperatura lasciar stabilizzare lo strumento per almeno 30min.
- Premere contemporaneamente i tasti    .
- Il display mostrerà la scritta **KEY** e poi un numero.
- Utilizzare il tasto  o  per impostare il valore a **1980**.
- Premere  per confermare.
- Il display mostrerà la temperatura corrente.

IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA

PROBLEMA A : La temperatura impostata è diversa da quella visualizzata a display.

Esempio:

IMPOSTATO	VISUALIZZATO A DISPLAY
37.0°C	37.5°C
80.0°C	81.8°C

PROBLEMA B : La temperatura impostata e visualizzata a display è diversa da quella reale.

Esempio:

IMPOSTATA	VISUALIZZATA A DISPLAY	REALE
37.0°C	37.0°C	39.2°C
80.0°C	80.0°C	78.5°C

NOTA IMPORTANTE

Le azioni di seguito descritte intervengono in funzioni vitali per il corretto funzionamento dell'intera apparecchiatura.

Si consiglia l'intervento solo ad operatore specializzato in grado di agire con cognizione di causa.









Si raccomanda di non indugiare sulle funzioni accessorie che non rientrano nell'attuale trattazione ma che comunque concorrono al corretto funzionamento dell'insieme.

PRIMA DI PROCEDERE LEGGERE ATTENTAMENTE LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

RISOLUZIONE PROBLEMA A







IMPOSTATA	VISUALIZZATA A DISPLAY	CORREZIONE S.OF		S.OF ESISTENTE	S.OF FINALE
37.0°C	37.5°C	+0005	+	0002	0007
37.0°C	37.5°C	+0005	+	-005	0000
80.0°C	81.8°C	-018	+	0000	-018
80.0°C	81.8°C	-018	+	-003	-021

- Premere contemporaneamente i tasti    .
- Il display mostra la scritta **OFS**.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per 4 volte.
- Il display mostra la scritta **S.OF**.
- Utilizzare il tasto  o  per correggere il valore.
- Premere  per confermare.
- Il display tornerà a visualizzare la temperatura.

PER VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO ASPETTARE ALMENO 30 MIN PER FARLO STABILIZZARE.

RISOLUZIONE PROBLEMA B

IMPOSTATA E VISUALIZZATA	RELAE	CORREZIONE OFS		OFS ESISTENTE	OFS FINALE
37.0°C	39.2°C	0022	+	0002	0024
37.0°C	39.2°C	0022	+	-015	0007
80.0°C	78.5°C	-015	+	0000	-015
80.0°C	78.5°C	-015	+	-008	-0023

- Premere contemporaneamente i tasti    .
- Il display mostra la scritta **OFS**.
- Utilizzare il tasto  o  per correggere il valore.
- Premere  per confermare.
- Il display tornerà a visualizzare la temperatura.

PER VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO ASPETTARE ALMENO 30 MIN PER FARLO STABILIZZARE.