

FALC

STRUMENTI PER LABORATORI
DISTILLATORI




Falc Instruments è entusiasta di introdurre il nuovo distillatore Quickfit® QWS4, nel mercato della distillazione dell'acqua.

Prodotto nel Regno Unito, il QWS4 combina alte prestazioni con rapporto qualità-prezzo.

Molti distillatori possono sembrare simili, ma solo il QWS4 presenta una caldaia e un condensatore di alta qualità in vetro Pyrex®.

RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE

Il condensatore a spirale in vetro Pyrex® garantisce la massima efficienza. La filettatura di plastica e i connettori removibili, raffreddano il distillato e lo rendono subito pronto per l'uso.

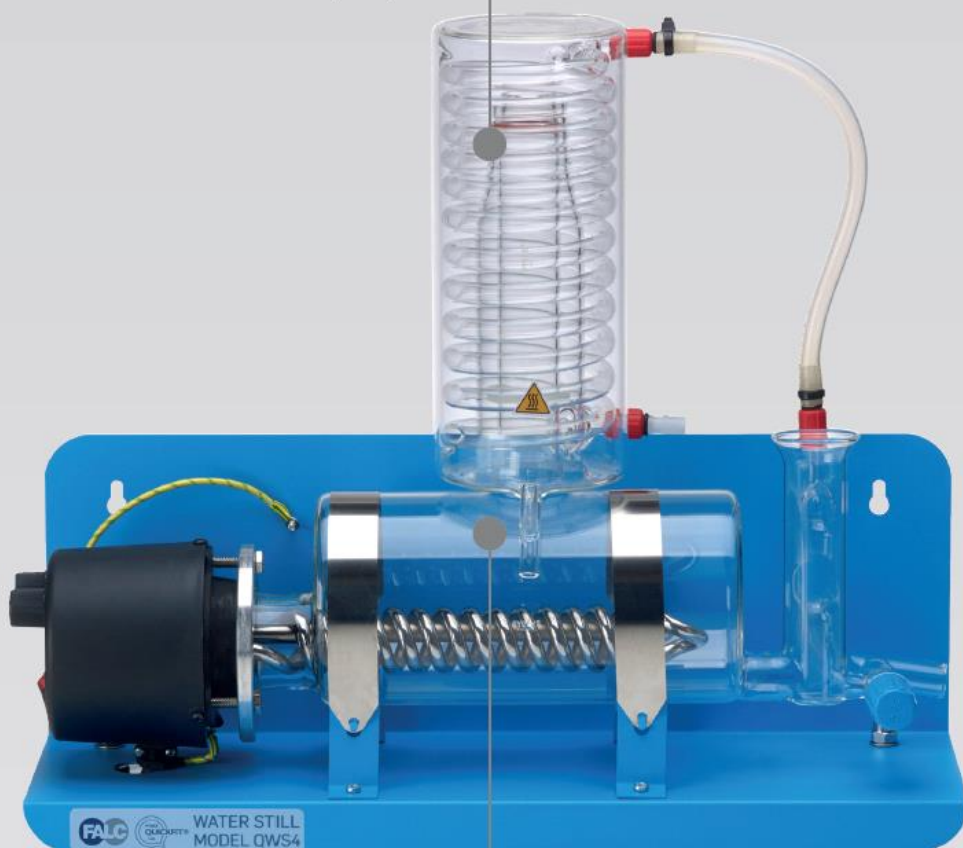

DISTILLATO DI ALTA QUALITÀ

Funzionamento affidabile - Componenti di qualità comprovati

Il distillato di alta qualità è conforme agli standard ASTM e ISO

Il QWS4 produce 4 litri/h di acqua distillata priva di pirogeni attraverso l'affidabile resistenza cromata 3KW



In associazione con





FACILE DA INSTALLARE, UTILIZZARE E PULIRE

Non è necessario smontare lo strumento per pulirlo.
La caldaia in vetro Pyrex® è dotata di un imbuto per aggiungere detergenti e soluzioni in modo rapido.

Dopo che ha agito la soluzione per la pulizia, basta aprire il rubinetto GP Rotaflor® in PTFE per drenare il liquido fuori dalla caldaia.



MASSIMA SICUREZZA

La resistenza cromata è dotata di due termostati di sicurezza per assicurare protezione da un eventuale surriscaldamento in caso di guasto all'approvvigionamento idrico.



In associazione con



Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Modello No. | QWS4 CODICE 636.0700.20 |
| Capacità | 4 Litri/ora |
| QUALITÀ DELLA DISTILLAZIONE | |
| PH | 5.0-6.5 |
| Conducibilità | 3.0-4.0µS/cm |
| Resistività | 0.25-0.30megOhm-cm |
| Temperatura di distillazione | 25-35°C |
| APPROVVIGIONAMENTO D'ACQUA | |
| Portata d'acqua | 1 litro/minuto |
| Pressione dell'acqua | Pressione minima 3 p.s.i. (0.207 bar) |

| PARTI DI RICAMBIO | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| QWSB | Pyrex® Caldaia | Codice 636.0700.22 |
| QWSC | Pyrex® Condensatore | Codice 636.0700.23 |
| QWS4H | 3kW Resistenza 230V 50/60Hz 3kW (con 2 termostati) | Codice 636.0700.24 |
| QWSGK | Raccordo per il fissaggio candela | Codice 636.0700.25 |
| QWSHK | Tubi | Codice 636.0700.26 |



In associazione con

