


Telecamere CMOS : **MDH5**

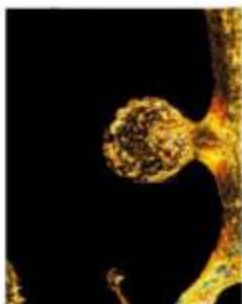

1080p 15fps Frame Rates

MDH5

La novità è aver incorporato il software applicativo all'interno della telecamera, così l'utente può controllare la telecamera con un semplice mouse senza l'utilizzo del PC. MDH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 MEGAPIXEL per un'eccellente qualità d'immagine.



Built-in Mouse Control

Caratteristiche tecniche:

Risoluzione:	5 MP USB / 2.0 MP HDMI
Sensore:	MT9P031 1/6.5"
Dimensione pixels:	2.2µm x 2.2µm
Risoluzione Preview	1920 X 1080
Risoluzione Capture	2592 X 1944
Frame rate USB	1920 x 1080 15fps via USB2.0
Frame rate HDMI	1920 x 1080 15fps via HDMI
Tempo Esposizione	0.001sec-10sec
Bilanciamento del bianco	Automatico
Esposizione	Automatica & Manuale
Cattura immagini	High speed SD card (4G)
Registrazione video	1080p 15fps @ SD Card 1080 15fps @ PC
Funzioni USB	Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità
Funzioni HDMI	Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, Maschera visualizzazione, confronto immagine, Zoom
Temperatura di lavoro:	0~50°C
Alimentatore:	DC 12V/2A
Umidità di lavoro:	10%-90% RH
Optical port:	C-Mount
Requisiti sistema	XP, win7/8(32/64bit), WIN8, WIN10, MAC OSX



In dotazione alla telecamera:

Valigia di trasporto / Mouse / Alimentatore / Cavo USB / Cavo HDMI / SD card / Software ISC / Adattatore universale 0.5X.



Video

1080P VIDEO RECORDING

Premendo il pulsante di acquisizione si avvia la registrazione video 1080p a 30fps. I file video registrati saranno salvati direttamente sulla scheda SD ad alta velocità. E' possibile riprodurre i video presenti nella scheda SD.

FUNZIONE IN MODALITA' HDMI



CONFRONTO IMMAGINE

La funzione di confronto immagine è disponibile nel menu delle impostazioni. Potete scegliere un'immagine in archivio per confrontarla con l'immagine LIVE.

FUNZIONE IN MODALITA' HDMI



ICONE DI MENU

Il software è progettato per essere semplice e veloce. Nella schermata iniziale si vedono solo due icone, una per la cattura delle immagini e la seconda è quella del menu delle impostazioni. È intuitivo come uno smartphone.

FUNZIONE IN MODALITA' HDMI



CONTROLLO CON IL MOUSE

L'innovazione significa HD incorpora il software applicativo all'interno della telecamera. L'utente può controllare la telecamera in modo semplice con un mouse senza bisogno di un PC.

FUNZIONE IN MODALITA' HDMI