

QUANTOFIX® Relax

Riflettometro per la valutazione delle strisce analitiche

Il QUANTOFIX® Relax è lo strumento ideale per la valutazione delle strisce analitiche QUANTOFIX®. Questo strumento unisce la semplicità di una striscia analitica con la sicurezza di uno strumento analitico. Il QUANTOFIX® Relax permette di analizzare direttamente le strisce analitiche pH-Fix e/o QUANTOFIX®, senza la necessità di avere particolari accessori. Inoltre, l'inserimento nello strumento è semplice; la stessa striscia può essere utilizzata per la valutazione visiva o tramite strumento.

Semplice nell'utilizzo


Tutte le funzioni dello strumento possono essere selezionate sul display touch-screen. Inoltre, l'utilizzo è semplice e intuitivo, e non è necessario una particolare formazione. La funzione auto-start permette di effettuare l'analisi nel momento in cui viene posizionata la striscia analitica nel supporto. La contaminazione dell'analisi in questo modo è eliminata. È possibile memorizzare parametri che vengono utilizzati di frequente, ed è possibile accedervi con un semplice click.

Analisi quantitative

Le ottiche del QUANTOFIX® Relax sono approvate da anni di utilizzo nella tecnologia medicale, e fornisce un risultato certo e standardizzato. È quindi possibile ottenere un'accuratezza del $\leq 10\%$, una percentuale difficile da raggiungere nell'analisi delle strisce analitiche. Le analisi con il QUANTOFIX® Relax sono precise e sicure, e non vengono interferite da fattori esterni.

Documentazione e trasferimento dati


Il QUANTOFIX® Relax permette di generare della documentazione analitica delle strisce analizzate. I risultati sono stampati immediatamente dopo la misurazione. Lo stampato, ad esempio, può essere rilegato ad un protocollo di produzione o tenuto per un successivo controllo di qualità. Inoltre, i dati sono memorizzati nello strumento e possono essere letti o stampati in un successivo momento.

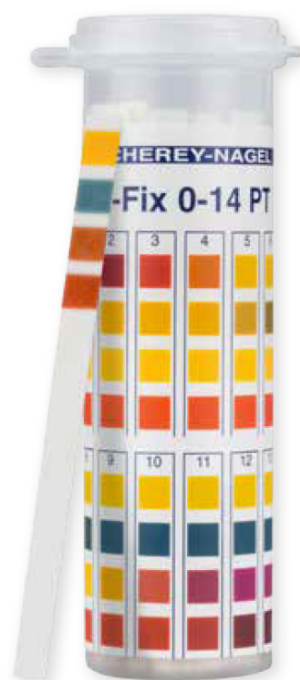


Come si usa?




Valutazione con il QUANTOFIX® Relax

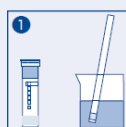

Immergi

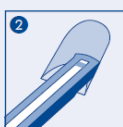

Posiziona
immediatamente
nel supporto

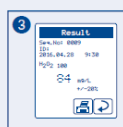

Leggi i risultati

Prodotto

Codice

- Riflettometro QUANTOFIX® Relax per la valutazione di strisce analitiche QUANTOFIX®, include cavo di alimentazione, adattatore, manuale, 1 rotolo per stampa e certificato

RM0091346

Accessori

Prodotto

Codice Articolo

Contenuto

- QUANTOFIX Relax carta per stampante

CM0093065 5 pezzi

Affidabile

- Ottiche di elevate qualità
- Non influenzato dalla luce esterna e colori
- Tempi di analisi standard

Semplice

- Touch-screen intuitivo
- Lettura contactless grazie alla funzione auto-start
- Lista dei parametri preferiti impostabile

Sicuro

- Risultati riproducibili
- Documenti stampabili per una migliore archiviazione
- Accuratezza $\leq 10\%$

Dati tecnici

| QUANTOFIX® Relax | |
|-------------------------|--|
| Modello | Riflettometro con microprocessore, auto-test e auto-calibrazione |
| Calibrazione | Automatica |
| Capacità | 50 strisce per ora |
| Memorizzazione dei dati | 200 risultati |
| Display | LCD con touch screen |
| Operatività | Input alfanumerico via touch screen |
| Interfaccia | RS232 e USB B (Host) |
| Lingue | DE/EN/FR/ES/IT/PT/PL/TR/HU |
| Aggiornamento | Internet/PC |
| Alimentazione | 100 V-240 V-, oppure 6 batterie AA |
| Dimensioni | 200 mm x 160 mm x 75 mm |
| Peso | 710 g |

