


DISTILLATORE PER ERBE CON VASO FIORENTINO DI RACCOLTA OLII ESSENZIALI

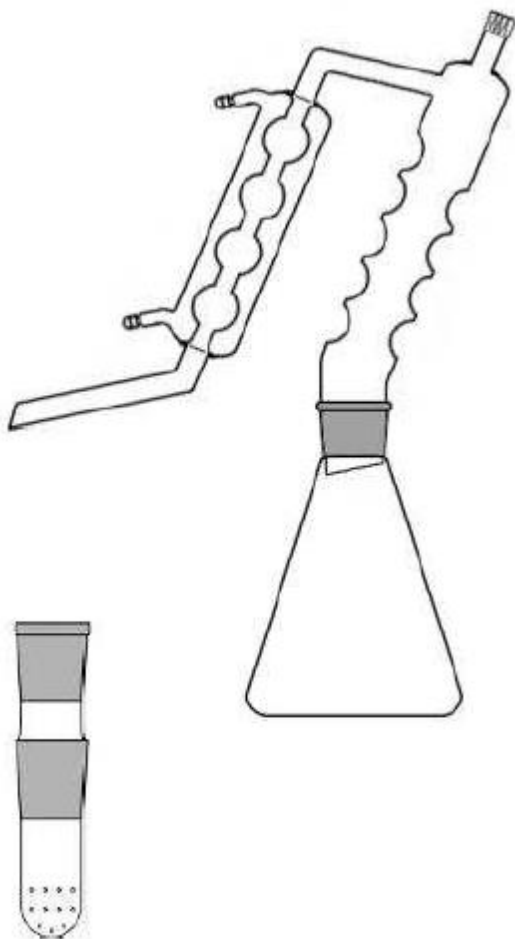

RACCORDO FORATO



VASO FIORENTINO

Il vaso fiorentino va posizionato all'uscita del distillatore: l'olio rimane nel cilindro, mentre l'acqua aromatica passa attraverso il tubetto.

Sarà sufficiente posizionare un becher (da 400 o 600 ml) all'uscita del tubetto del vaso fiorentino per recuperare l'acqua aromatica.

Il raccordo forato consente di evitare che il vegetale sia immerso nell'acqua, ma venga attraversato solo dal vapore.