

## Duotest e Tritest

### DUOTEST, cartine indicatrici a doppia zona

Due zone indicatrici complementari separate da una banda centrale bianca assicurano una netta differenziazione dei colori e una accurata valutazione dei valori di pH intermedi. La banda centrale bianca è idrofoba ed evita che i colori delle due zone indicatrici migrino l'uno verso l'altro, aumentando l'accuratezza di lettura. Inoltre la banda bianca aumenta il contrasto con le due zone colorate e aumenta la resistenza meccanica della cartina bagnata, essendo idrofoba.



### TRITEST, cartine indicatrici a tripla zona

Sono cartine indicatrici che uniscono un'accuratezza molto elevata ad una grande facilità di lettura. Tre zone indicatrici complementari assicurano una chiara differenziazione dei colori e la possibilità di valutare valori di pH intermedi.

La graduazione è di 1 unità pH. Le cartine TRITEST coprono l'intervallo pH 1-11 e sono disponibili in due tipi:

■ **TRITEST in bobine, senza zone idrofobe**

Sono strisce di carta larghe 10 mm alle quali sono state applicate tre zone indicatrici contigue, una con l'indicatore principale e due con indicatori complementari.

■ **TRITEST L in bobine, con due zone idrofobe**

Sono strisce di carta larghe 14 mm alle quali sono state applicate tre zone indicatrici contigue, una con l'indicatore principale e due con indicatori complementari, separate da barriere idrofobe. Queste zone idrofobe assicurano una netta separazione delle zone indicatrici particolarmente utile nelle determinazioni di pH con valori alcalini elevati.

#### Duotest

Prodotto	Codice articolo	Intervallo di misurazione	Confezione	Shelf life
■ DUOTEST® pH 1-12	CM0090301	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH 1.0-4.3	CM0090302	1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.9 · 2.2 · 2.5 · 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.7 · 4.0 · 4.3	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH 3.5-6.8	CM0090303	3.5 · 3.8 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 5.9 · 6.2 · 6.5 · 6.8	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH 5.0-8.0	CM0090304	5.0 · 5.3 · 5.6 · 5.9 · 6.2 · 6.5 · 6.8 · 7.1 · 7.4 · 7.7 · 8.0	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH 7.0-10.0	CM0090305	7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.5 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 · 10.0	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH 9.5-14.0	CM0090306	9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ DUOTEST® pH Set D <sub>10</sub>	CM0090319	-	Scatola contenente 10 contenitori trasparenti Duotest (2 bobine di 1 - 12; 3,5 - 6,8; 5,0 - 8,0; 7,0 - 10,0; 1 bobina di 1,0 - 4,3 e 9,5 - 14,0)	3 anni

#### Tritest

Prodotto	Codice articolo	Intervallo di misurazione	Confezione	Shelf life
■ TRITEST® pH 1-11	CM0090501	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11	Rotolo da 5 m x 10 mm	3 anni
■ TRITEST® L pH 1-11	CM0090510	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11	Rotolo da 6 m x 14 mm	3 anni